

MASS VOLUMIQUE

Procédure à suivre

1. Placez au bon endroit les échantillons de matériaux sur le plateau intérieur de la mallette ;
2. Faites vérifier par le professeur ;
3. Placez la mallette au bord d'une table comme indiqué ci-contre ;
4. Placez le crochet métallique et le dynamomètre comme indiqué ci-contre ;
5. Pour chaque échantillon :
 - Mesurez sa longueur et sa largeur
 - Complétez les dimensions de l'échantillon dans le tableau sur ordinateur et sur votre document « fiche découverte 2/3 »
 - Placez l'échantillon sur le crochet du dynamomètre comme indiqué ci-contre
 - Relevez la valeur indiquée par le dynamomètre
 - Complétez le poids de l'échantillon dans le tableau sur ordinateur
 - Complétez le tableau sur votre document « fiche découverte 2/3 »

